



开普泰 福乐

Smart

超净工作台

提供无尘、洁净的操作环境



智能化技术
简约-通过LED光带闪
烁和报警声音次数来提
醒当前运行状态

高效粒子过滤器
HEPA H14 or ULPA U17

气流监控

LED照明灯,
光照度达800lux以上

UV-C紫外灯杀菌

倾斜前门板设计符合人体
工学,操作安全、舒适

UV灯安全开关

台面易清理(防腐蚀理化
板、不锈钢台面)



下载应用程序
eGuard,实现
远程在线监控



使您的实验工作更简单、更安全

保护样品免受外界空气污染

开普泰福乐超净台适用于组织培养、非致病细胞培养、细胞培养、食品生物学、半导体组装等方面。



无尘工作环境

- 保护样品免受外界微粒的污染
- 配备高效粒子过滤器 (H14 / ULPA17) 确保柜内超净环境
- (可选配) 活性炭过滤器有效保护样品免受化学气体的污染
- 柜体内的超净空气达到ISO Class 5 要求 (根据EN ISO 14644-1标准)



UV-C 紫外灯杀菌

- 保护样品, 避免前后实验交叉污染
- 当UV灯打开杀菌时, 操作人员误操作, 打开前门, UV灯会自动关闭



台面易清理

- 工作台面易清理
- 整体式台面, 前缘弧形设计 (可选配千思板台面或304不锈钢台面)
- 低孔隙度材质



人体工学设计

- 4种型号可供选择, 较大开口设计方便实验操作
- 倾斜式前门板符合人体工学设计, 既舒适又提高工作效率
- LED照明灯 (光照度 > 800lux)

使用更简单

- 智能化技术通过灯光闪烁和声音报警有效提醒用户设备运行状况
- 灯光闪烁及声音报警提供以下实时信息:



- UV紫外灯杀菌过程中前门板打开
- 面风速故障: 检查前门板, 前置过滤器或HEPA/ULPA过滤器是否堵塞
- 风机故障

- 手机、平板及电脑下载eGuard App软件, 远程第一时间监测设备运行情况、更改设置及发送安全警示等

操作更安全

- ULPA U17过滤器保证对大于0.1um的粒子过滤 (截留) 率达99.999995%
- HEPA H14过滤器保证对大于0.1um的粒子过滤 (截留) 率达99.995%
- 柜体内超净空气达ISO Class 5等级(根据EN ISO 14644-1 标准)
- 根据压差计显示的过滤器空气气压变化, 来判定是否更换前置过滤器或HEPA/ULPA高效粒子过滤器

超净工作台型号、尺寸

321



391



483



714



型号	321	391	483	714
外部尺寸 (mm) (长x宽x高)	800 x 615 x 1106 - 1292	1005 x 615 x 1106 - 1292	1298 x 750 x 1332 - 1518	1819 x 750 x 1332 - 1518
内部尺寸 (mm) (长x宽x高)	764 x 424 - 545 x 830	969 x 424 - 524 x 830	1172 x 648 - 653 x 1039	1697 x 648 - 653 x 1039



依拉勃北京联络处

北京市朝阳区西坝河南路1号
金泰大厦2306室
电话: 010-6447 7179 / 6447 7566
传真: 010-6447 6991
邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn

依拉勃广州联络处

广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦
南塔1403单元
电话: 020-3801 7707 / 3801 7709
传真: 020-3801 7703
邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn

依拉勃成都联络处

成都市高新区盛和一路88号
康普雷斯A座1507室
电话: 028-8312 2153
传真: 028-8312 2153
邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn

依拉勃青岛联络处

青岛市市北区黑龙江路2号
乙号万科中心B座1810室
电话: 0532-8093 5939
传真: 0532-8093 5936
邮箱: erlab-qingdao@erlab.com.cn



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

电话: 0512-5781 4081 / 5781 4085
传真: 0512-5781 4082
邮箱: sales.china@erlab.com.cn