


erlab
You can breathe.

开普泰 Smart

无管道净气型通风柜



依拉勃灵活的
模块化过滤系统
适合多种实验操作

过滤器自动报警器用
于监测过滤饱和和状况

自动监测表面风速

6°倾斜操作前门板符合
人体工学原理，同时提
供了良好的操作视野

宽阔的前门板开孔设计
让您操作灵活自如

智能化技术

简易--通过LED光带闪
烁和报警声音次数来提
醒当前运行状态

节能

只需一个标准的插座，
能耗仅65W

选配7英寸智能高清触
控显示屏，全面监控和
管理设备性能实现操作
和安全性的优化。

eGuard智能联网，
实时在线监控管理



使您的实验工作变得更简单、更安全!

依拉勃基于50多年的净气型通风柜的研发、设计和制造经验,将保障您实验操作过程中的免受化学气体吸入危害。

智能化技术:新一代的开普泰Smart净气型通风柜采用简单和创新的技术实现了实验人员与通风柜的有效通信。此技术通过光环闪烁和报警声音次数来提醒用户操作是否安全,这样用户就可全身心的投入到工作中。



依拉勃的过滤专长



通过光环闪烁传递信息



eGuard智能联网,实时在线监控管理



完全遵循国内外行业标准



完善的售后服务体系

使用更简易

- 通过通风柜的光环闪烁情况进行信息传递,从而表明当前运行状态。当光环稳定时,表明当前通风柜运行正常。当光环闪烁时即为报警,不同的报警声次数,预警的情况不同,如:
 - 面风速失常;
 - 风机失灵;
 - 过滤器饱和;
- eGuard智能管理系统在线监控您的通风柜状态,并可以进行程序设置,在不安全状况出现时及时报警提醒。

操作更安全

- 顶部灵活的模块化过滤系统,可实现针对气体,粉末及气体和粉末混合等不同物质的过滤。经过过滤系统过滤后,洁净的空气在室内循环,有效保护了实验室及实验人员。
- 遵循中国标准 JG/T 385-2012、JB/T 6412-1999, 美国标准 SEFA9 及法国标准 AFNOR NFX 15-211 中的过滤要求(1级和2级)。
- 新型的用于检测有机溶剂、无机酸及甲醛的过滤器报警器。
- 新型的用于监测面风速的电子测速仪。
- 依拉勃安全流程ESP: 由依拉勃研发和应用实验室对每台产品在使用前进行适用性安全评估。

通风柜型号多样, 适合多种化学实验操作



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
S 321	804x556x969/1151
321	804x615x1107/1289



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
391	1009x615x1107/1289



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
481	1284x615x1107/1289



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
632	1606x615x1107/1289




外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
392	1006x751x1333/1515



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
483	1298x751x1333/1515



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
633	1620x751x1333/1515

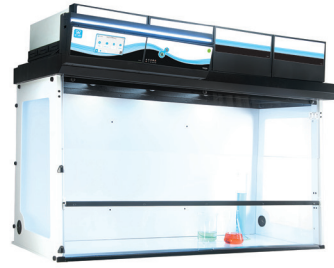

外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
714	1819x751x1333/1515

为您的实验操作提供全方位的安全解决方案!



GreenFumeHood
绿色实验室整体解决方案



开普泰 Smart
实验室空气净化系统



开普泰 Smart
确保人员安全、精准精准



开普泰 Smart
防止吸入有毒化学物质



Chemtrap H... Smart
防止吸入有毒化学物质



开普泰 福乐 Smart
提供无尘、洁净的操作环境



开普泰 贝欧 Smart
充分保护您的DNA和RNA样品



开普泰 皮尔电
保护操作人员及敏感物品



HALO C & HALO P Smart
过滤有害气体、颗粒、霉菌、细菌、病毒



Halo Sense Smart
实时监测您的实验室空气质量

依拉勃北京联络处

北京市朝阳区西坝河南路1号
金泰大厦2306室
电话: 010-6447 7179 / 6447 7566
传真: 010-6447 6991
邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn

依拉勃广州联络处

广州市番禺区南村镇
万达广场B1栋605
电话: 020-3801 7707 / 3801 7709
传真: 020-3801 7703
邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn

依拉勃成都联络处

成都市高新区盛和一路88号
康普雷斯A座1507室
电话: 028-8312 2153
传真: 028-8312 2153
邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn

依拉勃青岛联络处

青岛市市北区黑龙江路2号
乙号万科中心B座1810室
电话: 0532-8093 5939
传真: 0532-8093 5936
邮箱: erlab-qingdao@erlab.com.cn

免费服务热线: 400-666-5781
www.erlab.com.cn



昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

江苏省昆山市张浦德国工业园区俱进路886号
电话: 0512-5781 4081 / 5781 4085
传真: 0512-5781 4082
邮箱: sales.china@erlab.com.cn