




# 开普泰 Smart

无管道净气型通风柜

使您的实验工作变得更简单、更安全

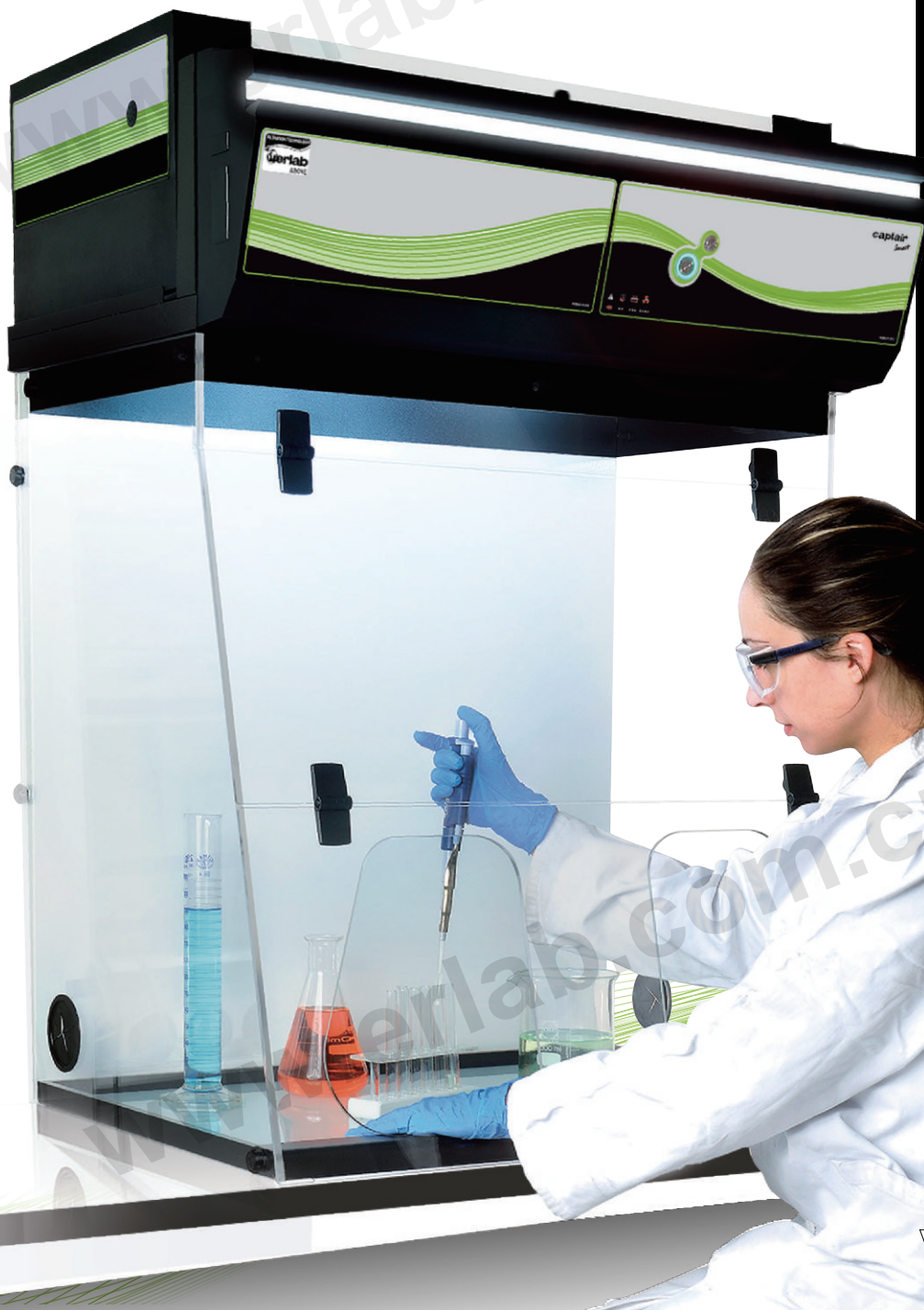

Simpler  
Safer

更安全 更智能



[www.erlab.com.cn](http://www.erlab.com.cn)

# 开普泰Smart

## 无管道净气型通风柜

依拉勃的最新科技为您的安全护航

## 使用更简易，操作更安全

依拉勃灵活的模块化  
过滤系统适合多  
种实验操作

### 智能化技术

简易--通过LED光带闪烁和报警声音次数来提醒当前运行状态

过滤器自动报警器用于  
监测过滤饱和状况

### 节能

只需一个标准的插座，  
能耗仅65W

自动监测表面风速

6°倾斜操作前门板符合人  
体工学原理，同时提供了  
良好的操作视野


宽阔的前门板开孔设计  
让您操作灵活自如



下载应用程序  
eGuard,实现  
远程在线监控



使您的实验工作变得更简单、更安全!

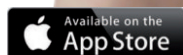

依拉勃基于50年的净气型通风柜的研发、设计和制造经验，将保障您实验操作过程中的免受化学气体吸入危害。

**智能化技术：**新一代的开普泰Smart净气型通风柜采用简单和创新的技术实现了实验人员与通风柜的有效通信。此技术通过光环闪烁和报警声音次数来提醒用户操作是否安全，这样用户就可全身心的投入到工作中。



依拉勃的过滤专长



通过光环闪烁传递信息



远程进入通风柜的工作状态界面，可实时设置及报警



完全遵循国内外行业标准



完善的售后服务体系

## 使用更简易

- 通过通风柜的光环闪烁情况进行信息传递，从而表明当前运行状态。当光环稳定时，表明当前通风柜运行正常。当光环闪烁时即为报警，不同的报警声次数，预警的情况不同，如：  
面风速失常；  
风机失灵；  
过滤器饱和；
- eGuard应用程序，实现远程在线监控您的通风柜状态，并可以进行程序设置，同时在不安全状况出现时，及时在您的手机，平板和电脑上报警提醒。

## 操作更安全

- 顶部灵活的模块化过滤系统，可实现针对气体，粉末及气体和粉末混合等不同物质的过滤。经过过滤系统过滤后，洁净的空气在室内循环，有效保护了实验室及实验人员。
- 遵循中国标准 JG/T 385-2012，美国标准 SEFA9 及法国标准 AFNOR NFX 15-211 中的过滤要求（1级和2级）。
- 新型的用于检测有机溶剂、无机酸及甲醛的过滤器报警器。
- 新型的用于监测面风速的电子测速仪。
- 依拉勃安全流程ESP: 通过依拉勃研发和应用实验室的问卷判定，对每台产品在使用前进行适用性安全评估。

## 通风柜型号多样，适合多种化学实验操作




外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
S321	800x556x968/1154
321	800x615x1106/1292



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
391	1005x615x1106/1292



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
481	1280x615x1106/1292

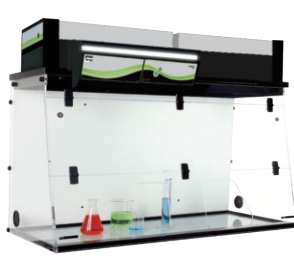

外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
632	1600x615x1106/1292




外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
392	1005x750x1332/1518



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
483	1298x750x1332/1518



外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
633	1620x750x1332/1518

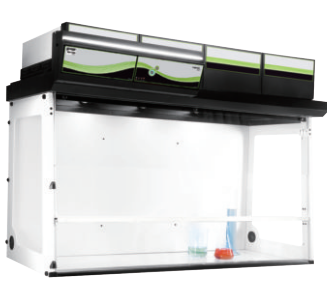

外部尺寸(mm)(长*宽*高)	
714	1819x750x1332/1518



**绿飞翅**  
高效能净气型通风柜



**Smart 通风柜**  
适用于日常化学品操作



**开普泰 Smart**  
无管道净气型天平称量罩



**开普泰 Smart**  
无管道净气型储药柜



**Chemtrap Smart**  
防火柜过滤装置



**开普泰 福乐 Smart**  
超净工作台



**开普泰 贝欧 Smart**  
PCR 超净工作台



**开普泰 Pyramid**  
皮尔密得  
轻便型气密隔离保护罩



**Halo**  
实验室空气净化仪



**Halo Sense**  
实验室空气质量传感器

## 依拉勃北京联络处

北京市朝阳区西坝河南路1号  
金泰大厦2306室  
电话: 010-6447 7179 / 6447 7566  
传真: 010-6447 6991  
邮箱: erlab-beijing@erlab.com.cn

## 依拉勃广州联络处

广州市天河区华夏路49号津滨腾越大厦  
南塔1403单元  
电话: 020-3801 7707 / 3801 7709  
传真: 020-3801 7703  
邮箱: erlab-guangzhou@erlab.com.cn

## 依拉勃成都联络处

成都市锦江区滨江东路158号  
都会风尚一单元1805室  
电话: 028-8312 2153  
传真: 028-8312 2153  
邮箱: erlab-chengdu@erlab.com.cn

## 依拉勃青岛联络处

青岛市市北区黑龙江路2号  
乙号万科中心B座1810室  
电话: 0532-8093 5939  
传真: 0532-8093 5936  
邮箱: erlab-qingdao@erlab.com.cn

免费服务热线: 400-666-5781  
[www.erlab.com.cn](http://www.erlab.com.cn)



## 昆山依拉勃无管过滤系统有限公司

电话: 0512-5781 4081 / 5781 4085  
传真: 0512-5781 4082  
邮箱: sales.china@erlab.com.cn